

# SHINWA EXPRESS


*Application*

2017  
M a r c h

VOL. 104

## 使用SUNPAK-A分析甲基狄戈辛

甲基狄戈辛能增强心肌收缩力缓和脉搏，是一种治疗心力衰竭等症状的药物。  
这次介绍根据“日本药典（JP）甲基狄戈辛”，使用以Sunpak-A为载体的填充柱分析的例子。

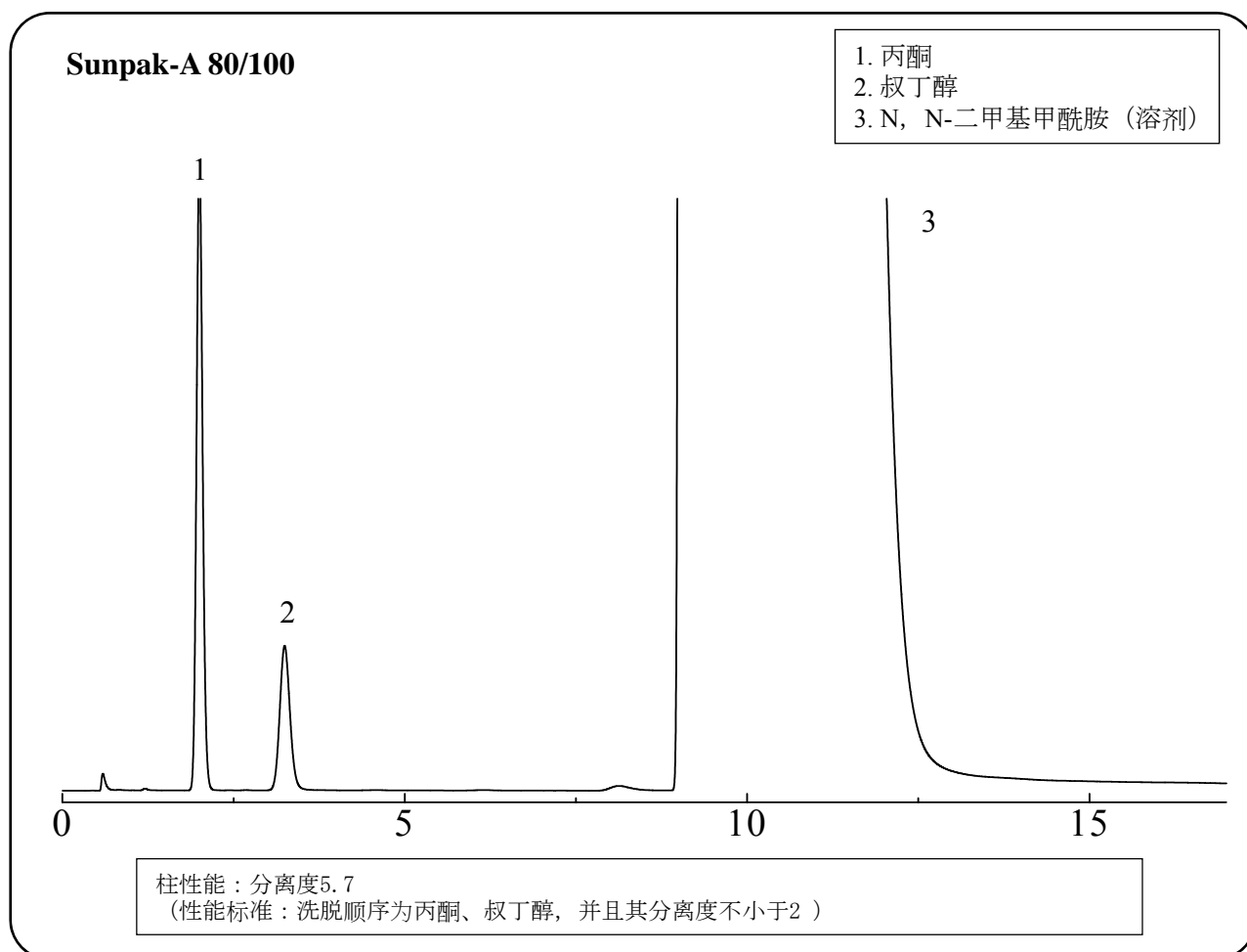

Column: 2.1 m x 2.0 mm I.D. Glass  
Sample: 丙酮、叔丁醇、N, N-二甲基甲酰胺  
Column temp.: 170°C  
Injection port temp.: 250°C  
Carrier gas: 38 mL/min N<sub>2</sub> (调整流速使丙酮约2分钟流出)

Sample volume: 1.0 μL  
Detector: FID 250°C

■ 填充柱的规格和价格 ■

名 称	材 料	大 小	价 格
Sunpak-A 80/100	GC2014 专用玻璃	2.1 m x 2.0 mm I.D.	72,900日元

除了岛津GC2014专用以外的玻璃柱和其他公司气相色谱仪专用柱是另外价格。  
上述价格是2017年3月24日的价格。  
关于价格和分析咨询，请与我们联系。

本公司提供关于分析技术的咨询服务。

本公司秉承不断改良产品之宗旨，如产品规格及价格有变动，恕不另行通知。