

FRESH FLASH

INFORMATION


VOL.53, Jan. 2009

キャピラリー用GC装置で、CO、CO₂を含む永久ガス分析が可能に!!

MICROPACKED ST

特 長

- MICROPACKED STは、SHINCARBON ST を充填しています。
- ワイドボアキャピラリーカラムと同様の方法で装置に接続できます。
- 水蒸気を含む試料の注入もカラムへの影響はありません。
(水はピークとして溶出しません)
- PLOTキャピラリーカラムと比較して多くの試料を注入することが出来ます。
- カラム効率に優れているため、分析時間の短縮が可能です。
- 耐熱性に優れ (最高使用温度 330)、安定時間の早いカラムです。

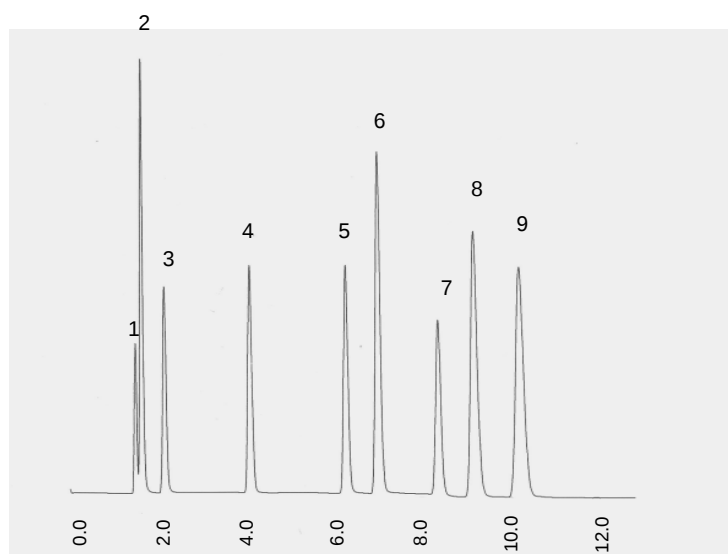

1. Oxygen
 2. Nitrogen
 3. Carbon Monoxide
 4. Methane
 5. Carbon Dioxide
 6. Nitrous Oxide
 7. Acetylene
 8. Ethylene
 9. Ethane
- each 5 % in He



Column: Micro Packed Column 2.0 m x 1.0 mm I.D. SHINCARBON ST 80/100
 Column temp: 35 (2 min Hold) ~ 200 Program rate 25 /min
 Injection: 230 (Split ratio: 10 :1)
 Detector: TCD 120 mA (230)
 Carrier gas: He, 200 kPa
 Sample volume: 0.05 mL

価 格 表

品 名	サイズ	材質	価 格 (円)
MICROPACKED ST	2.0 m x 1.0 mm I.D.	SUS	66,000 円



信和化工株式会社

〒612-8307 京都市伏見区景勝町50番地2
 T E L 075-621-2360
 F A X 075-602-2660
 e-mail: info@shinwa-cpc.co.jp
 U R L : http://shinwa-cpc.co.jp/