

SHINWA EXPRESS

Information

2016
March

VOL. A10

Sunpak-H


NEW

ガスクロマトグラフィー用ポリマー充填剤Sunpakシリーズに
スチレン-ジビニルベンゼン共重合体のSunpak-H が加わりました。

■ 特長

- ・ 水中の極性化合物の分析に最適です
- ・ 食品中のプロピレングリコール分析にも対応します
- ・ USP S2該当品 (スチレン-ジビニルベンゼン共重合体)
- ・ 最高使用温度は、**275℃**です

Sunpak-H 60/80

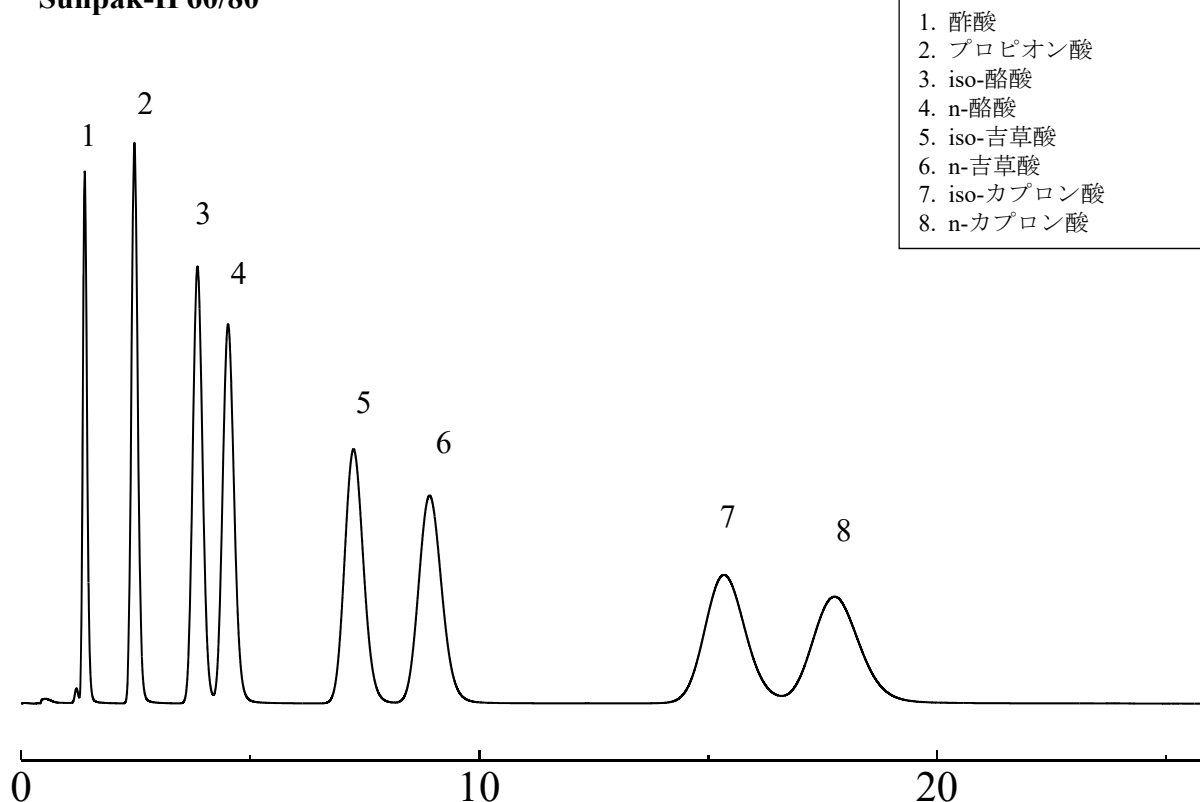

Column: 2.1 m x 3.2 mm I.D. Glass
Sample: Lower free fatty acid in water (2000 ppm)
Carrier gas: 50 mL/min N₂
Injection port temp.: 250℃

Sample volume: 1.0 µL
Column temp.: 175℃
Detector: 250℃ (FID)



信和化工株式会社

〒612-8307 京都市伏見区景勝町50番地2
TEL: 075-621-2360 FAX: 075-602-2660
E-mail: info@shinwa-cpc.co.jp
URL: <http://shinwa-cpc.co.jp/>

■ 充填剤の仕様と価格 ■

品名	容量	価格
Sunpak-H 60/80	20 g (75 mL)	87,000円
Sunpak-H 80/100	20 g (75 mL)	87,000円

※充填剤のみの販売は致しておりません。充填カラムとしてご用命ください。

■ パックドカラムの仕様と価格 ■

品名	材質	サイズ	価格
Sunpak-H 60/80	GC2014用 ガラス	2.1 m x 3.2 mm I.D.	82,600円

GC2014用以外のガラスカラムおよび、他社機種のカラムにつきましては、別途料金になります。
上記価格は2016年3月24日時点での価格になります。
価格または分析相談につきましては、お問い合わせ下さい。

仕様は予告なしに変更をさせていただくことがございます。予めご了承ください。