

SHINWA EXPRESS


*Application*2016
February

VOL. 78

Shinwasorb を用いた灯油・軽油の混合試料の分析

今回は、Shinwasorbを担体としたパックドカラムで、第二石油類の非水溶性の灯油・軽油の混合試料を分析しました。

Silicone SE-52 5% Shinwasorb-U 40/60

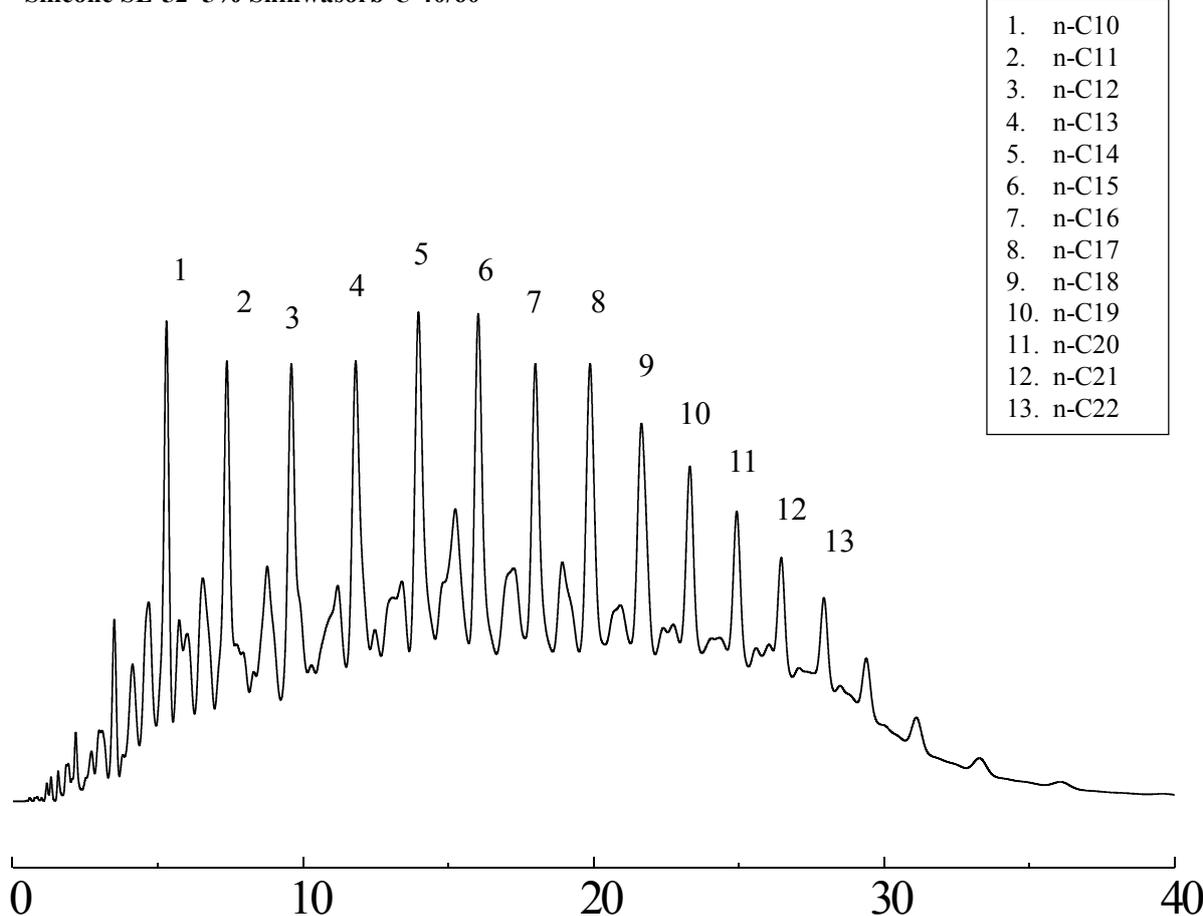

Column: 2.5 m x 3.0 mm I.D. Stainless
Sample: Mixture of kerosene and light oil
Column temp.: 80-250°C (6°C/min), 250°C (12 min hold)
Injection port temp.: 270°C

Sample volume: 1.0 µL
Carrier gas: 50 mL/min N₂
Detector: FID 270°C

**信和化工株式会社**

〒612-8307 京都市伏見区景勝町50番地2
TEL: 075-621-2360 FAX: 075-602-2660
E-mail: info@shinwa-cpc.co.jp
URL: http://shinwa-cpc.co.jp/

■ 充填剤の仕様と価格 ■

品名	容量	価格
Silicone SE-52 5% Shinwasorb-U 40/60	25 g	12,100円

■ パックドカラムの仕様と価格 ■

品名	材質	サイズ	価格
Silicone SE-52 5% Shinwasorb-U 40/60	ステンレス	2.5 m x 3.0 mm I.D.	36,100円

島津装置以外の他社機種のカラムにつきましては、別途料金になります。
 上記価格は2016年2月24日時点での価格になります。
 価格または分析相談につきましては、お問い合わせ下さい。



分析に関するご相談も承ります。

仕様及び価格は予告なしに変更をさせていただく場合がございます。予めご了承ください。