

SHINWA EXPRESS

Information

 2016
 August

VOL. A11

MICROPACKED-ST 3.0m

NEW


MICROPACKED-ST 3.0m被添加到MICROPACKED系列。

MICROPACKED-ST 3.0m比MICROPACKED-ST 2.0m, 提高了O₂和N₂的分离度并且可以完全分离。

■ 特长

- 用毛细管柱专用设备, 可以同时分析H₂、O₂、N₂、CO、CH₄、CO₂、N₂O、C₂H₂、C₂H₄、C₂H₆ 并可以完全分离。
- 填充了Shincarbon-ST。
- 装上了特殊的过滤器, 所以可以防止从色谱柱头流出细粉末, 从而不会弄脏客户的宝贵的检测器。

MICROPACKED-ST 3.0 m

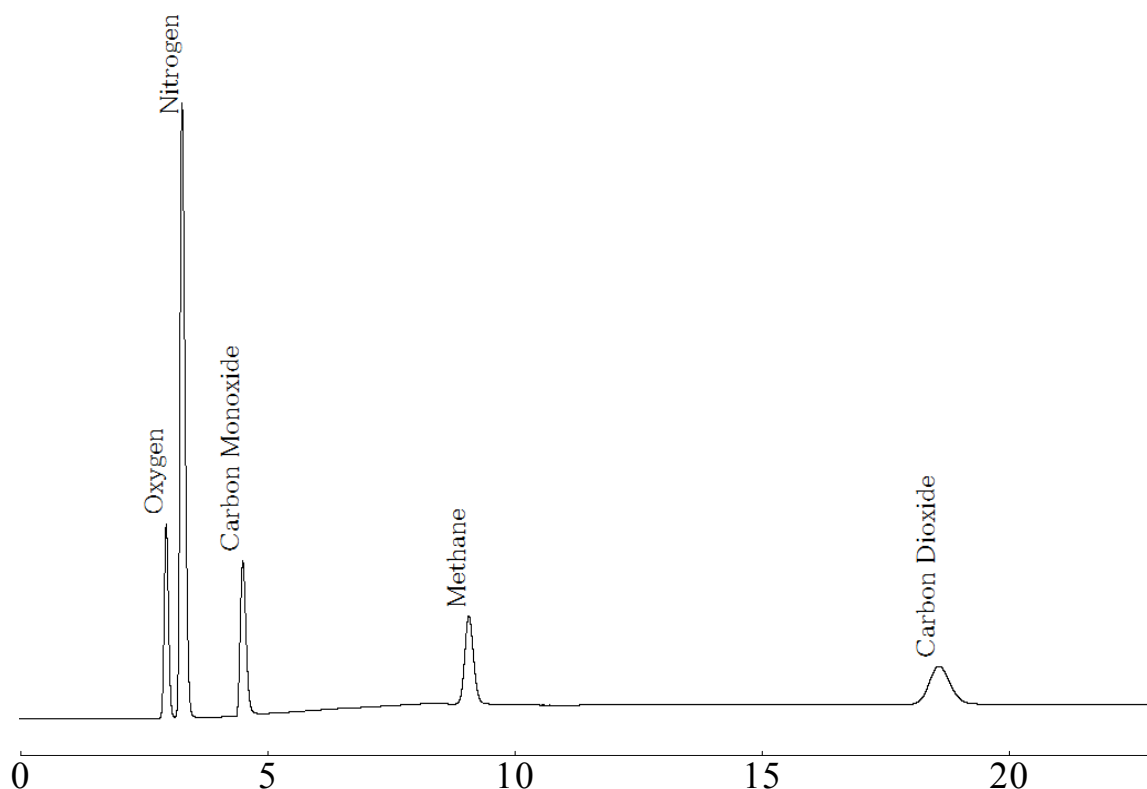

Column: 3.0 m x 1.0 mm I.D. Stainless
 Carrier gas: He 300 kpa
 Column temp.: 35°C (3.5min Hold) to 80°C Program rate 10°C/min
 Detector: TCD 80mA 100°C

Sample: permanent gases
 Split: 5 : 1
 Injection port temp.: 100°C
 Injection volume: 0.05 mL



信和化工株式会社

〒612-8307 京都市伏見区景勝町50番地2
 TEL: 075-621-2360 FAX: 075-602-2660
 E-mail: info@shinwa-cpc.co.jp
 URL: http://shinwa-cpc.co.jp/

■规格和价格■

名 称	容 量	价 格	名 称
MICROPACKED-ST	不锈钢	2.0 m x 1.0 mm I. D.	67,000日元
		3.0 m x 1.0 mm I. D.	82,000日元
MICROPACKED-MS		2.0 m x 1.0 mm I. D.	67,000日元

·上述价格是2016年8月2日的价格。
·关于价格和分析咨询，请与我们联系。



·本公司秉承不断改良产品之宗旨, 如产品规格及价格有变动, 恕不另行通知。