

# ガスクロマトグラフィー用 充填剤

## Chromosorb Century Series

### 取扱説明書

この度はガスクロマトグラフィー用充填剤をお買い上げ頂きありがとうございます。他の用途には使用しないで下さい。また、本充填剤の性能を長期間維持して頂くために下記の注意事項をよくお読み頂いたうえで、ご使用下さいますようお願い致します。

#### 1. 注意事項

Chromosorb Century Series をカラムに充填される際は、急速な劣化を防止するために、230°C以下でエージングを行ってください。また長時間の分析を行われる場合は、250°C以下でのご使用をお奨めいたします。

充填剤は厳しい品質管理のもとで製造、梱包、出荷を行っておりますが、万一不具合がございましたら現品受取後14日以内に弊社までご連絡下さい。但し、寿命に関する事項や取扱い注意事項に従わないで使用し、劣化したものにつきましては保証いたしかねます。



50-2 Kagekatsu-cho, Fushimi-ku, Kyoto 612-8307 JAPAN

TEL 075-621-2360 URL <http://shinwa-cpc.co.jp>