

# 高速液体クロマトグラフィー用 高耐圧ガードカートリッジカラム

## 取扱説明書

### 1. はじめに

この度は高速液体クロマトグラフィー用高耐圧ガードカートリッジカラムをお買い上げ頂きありがとうございます。  
このガードカートリッジカラムは各種官能基の充填剤を充填したカートリッジ式の高耐圧ガードカラムです。

高速液体クロマトグラフィー用高耐圧ガードカートリッジカラムの性能を長期間維持して頂くために下記の注意事項をよくお読み頂いたうえで、ご使用下さいますようお願い致します。

### 2. 使用上の注意点

- ・分析カラムと同じ官能基の高耐圧カートリッジカラムをご使用ください。
- ・高耐圧カートリッジカラムをホルダーにセットし、ホルダーを手で締められるところまで締めます。必要に応じて、スパナで増し締めをします。ホルダーを過度に締め付けると、破損する恐れがあります。
- ・ホルダーは当社のガードカートリッジ専用ホルダーをご使用ください。ガードカートリッジ用ホルダーはガードカートリッジカラム、高耐圧ガードカートリッジカラム共通でご使用いただけます。
- ・通液は矢印の方向に行ってください。
- ・最高使用圧力は 50 MPa ですが、40 MPa 以下での使用を推奨します。分析カラムの取扱説明書もご参照ください。
- ・カートリッジカラムは早めに交換することをおすすめいたします。
- ・外観及び仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。

高耐圧ガードカートリッジカラムは厳しい品質管理のもとで製造、検査、梱包、出荷を行っておりますが、万一不具合がございましたら現品受取後14日以内に弊社までご連絡下さい。但し、寿命に関する事項や取扱い注意事項に従わないで使用し、劣化したものにつきましては保証いたしかねます。



50-2 Kagekatsu-cho, Fushimi-ku, Kyoto 612-8307 JAPAN

TEL 075-621-2360 URL <https://shinwa-cpc.co.jp>