


Sunpak-A


空気中の無機ガス、低級炭化水素の分析

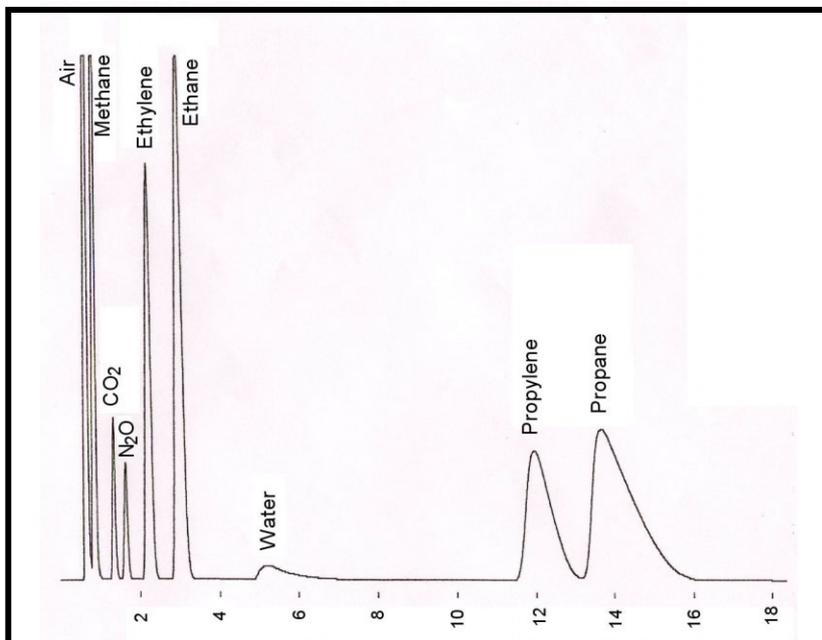

分析条件

充てん剤 : Sunpak-A
 カラム : 2.1m × 3.2mm
 Glass
 恒温槽温度 : 50
 キャリヤーガス流量 : 50 mL/min
 注入口圧 : 100 kPa
 検出器 : TCD 100 mA
 注入口温度 : 50
 TCD温度 : 50
 試料注入量 : 1.0 mL

低級アルコール、アルデヒド、酸の分析

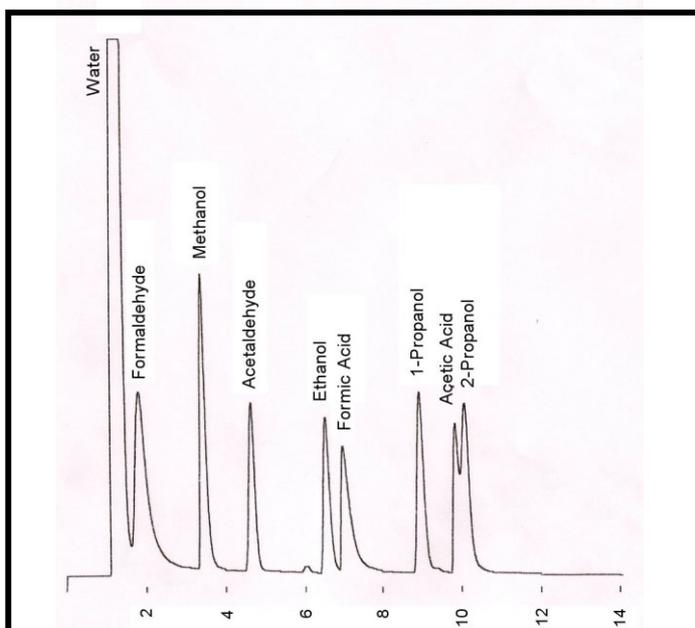

分析条件

充てん剤 : Sunpak-A
 カラム : 2.1m × 3.2mm Glass
 恒温槽温度 : 90 - 160 prog.rate 8
 キャリヤーガス流量 : 60 mL/min
 注入口圧 : 150 kPa
 検出器 : TCD 100 mA
 注入口温度 : 200
 TCD温度 : 200
 試料注入量 : 1.0 uL



信和化工株式会社

〒612-8307 京都市伏見区景勝町50番地2

T E L 075-621-2360

F A X 075-602-2660

e-mail: info@shinwa-cpc.co.jp

U R L : <http://shinwa-cpc.co.jp/>