


Sunpak-A による炭化水素の分析

Sunpak-A はエチルビニルベンゼン - ジビニルベンゼン共重合構造を持つポリマー系充填剤です。

昇温分析により、C1からC10までが1本のカラムで同時に分析する事が可能です。

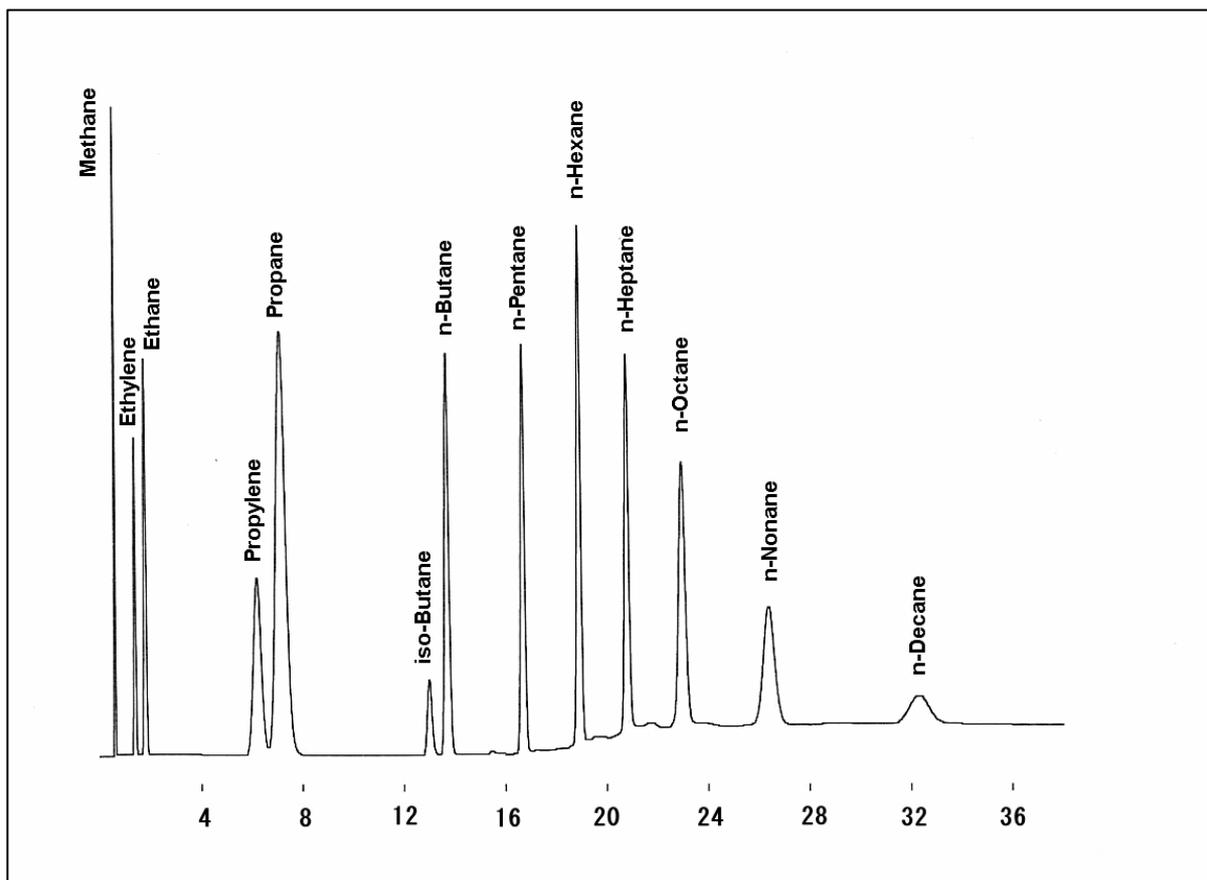

Sunpak-A 50/80

Column : Glass 2.1 m × 3.2 mm
Column Temp. : 65 (8 min) ~ 250 Prog.Rate 10 /min
Detector : FID
Carrier Gas : N₂
Flow Rate : 50 mL/min
Injection Temp. : 260
Detector Temp. : 260
Sample Volume : 0.5 mL

製造元



信和化工株式会社


〒612-8307

京都市伏見区景勝町50番地2

TEL 075-621-2360 FAX 075-602-2660

URL: <http://shinwa-cpc.co.jp/>E-mail: info@shinwa-cpc.co.jp

Sunpak-A による C₅ ~ C₁₀炭化水素の分析

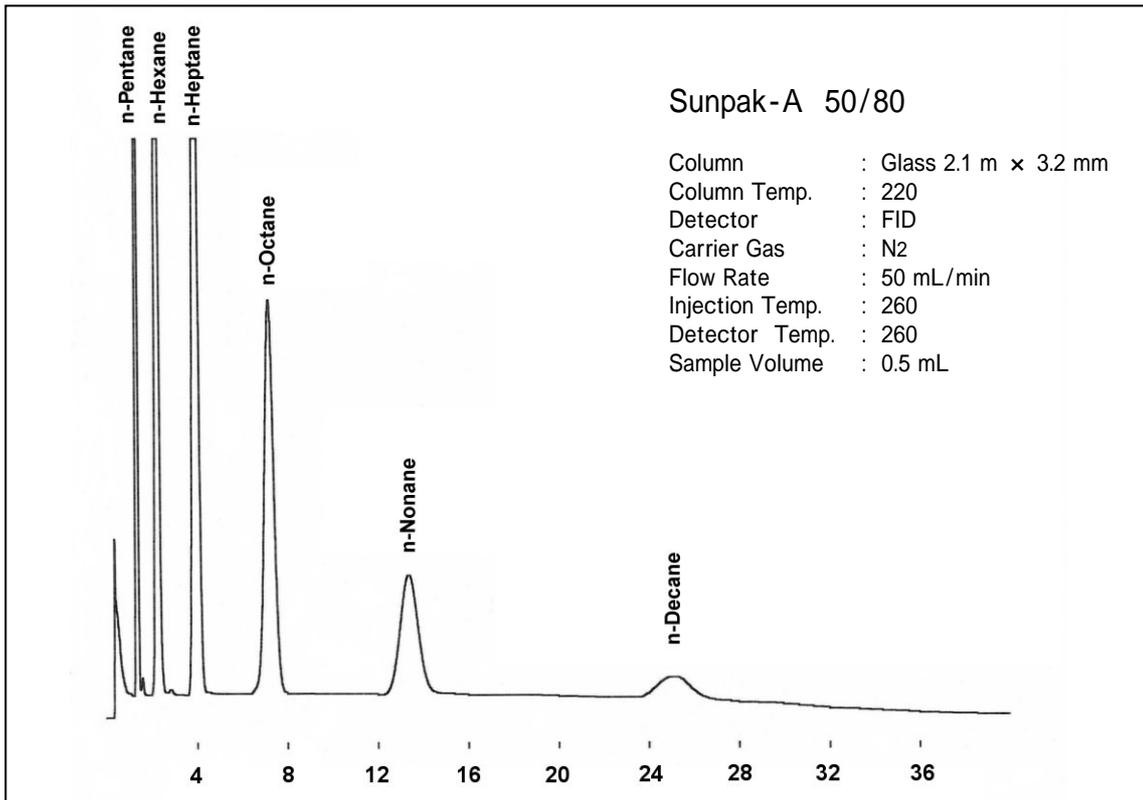

Porapak Q による C₅ ~ C₁₀炭化水素の分析

