

FRESH FLASH

INFORMATION

VOL.48, Jun. 2008

光学異性体分離用HPLCカラム

ULTRON ES-OGP


新発売

ULTRON ES-OGPは、アミノ化シリカゲル(5 μ m)に、変性に強く安定な酸性糖タンパク質(オボグリコプロテイン)を化学結合しています。

分析対象試料は、主として芳香環に塩基や酸性基を有する化合物で、それらの光学異性体を直接分離します。

有機溶媒の使用量が少なく環境にやさしいカラムです。

Bicalutamide (Antiandrogen)

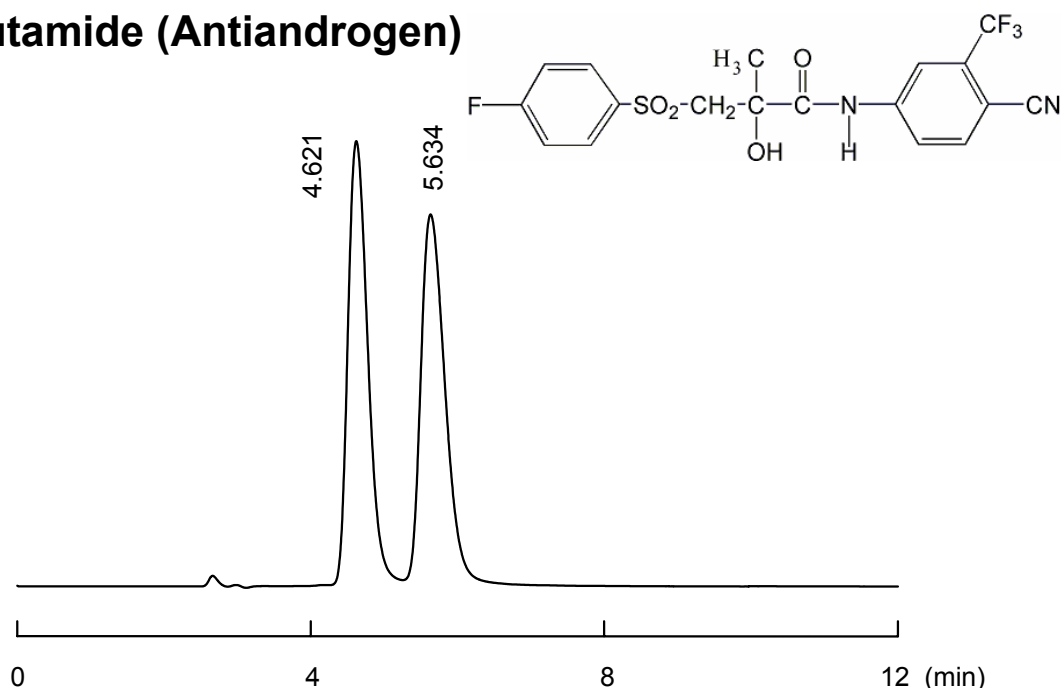

Column: ULTRON ES-OGP

Column Size: 100L x 2.0 mm I.D.

Mobile Phase: 20 mM KH_2PO_4 (pH 4.6) / CH_3CN = 85 / 15

Flow Rate: 0.1 mL/min.

Column Temp.: 25 $^\circ\text{C}$

Detection: UV-220 nm



信和化工株式会社

〒612-8307 京都市伏見区景勝町50番地2



TEL 075-621-2360

FAX 075-602-2660

e-mail: info@shinwa-cpc.co.jp

URL: http://shinwa-cpc.co.jp/

Cetirizine hydrochloride (Antihistamine medicine)

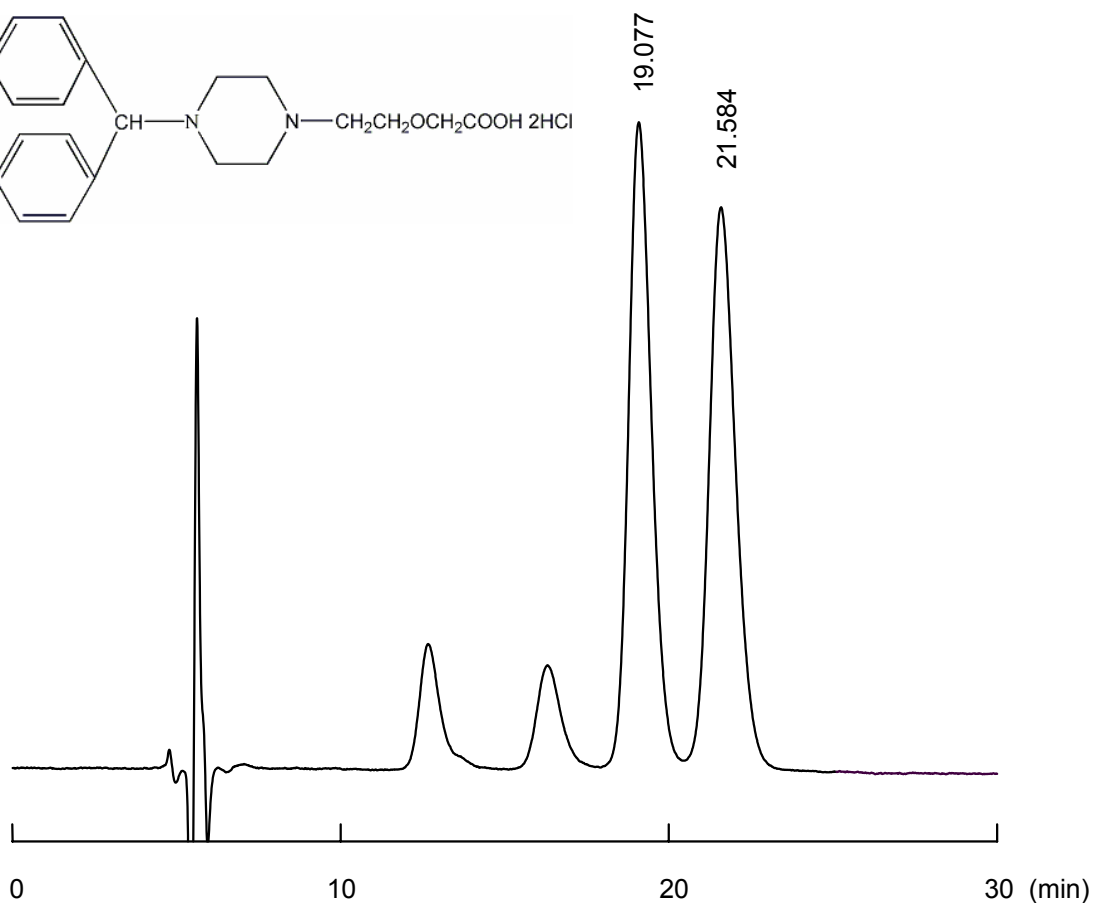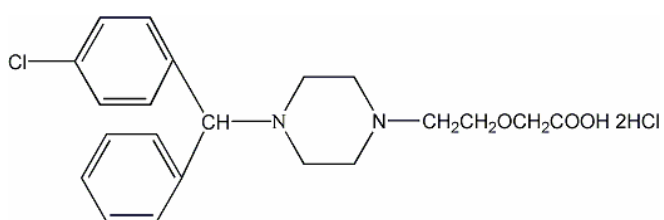

Column: ULTRON ES-OGP
 Column Size: 100L x 2.0 mm I.D.
 Mobile Phase: 20 mM KH_2PO_4 (pH 4.6) / CH_3CN = 85 / 15
 Flow Rate: 0.05 mL/min.
 Column Temp.: 25 °C
 Detection: UV-235 nm

■ 価 格 表

品 名	粒 径	カラムサイズ	価 格
ULTRON ES-OGP	5 μm	100L x 2.0 mm I.D.	180,000円

仕様及び価格は改良のため予告なく変更させていただくことがございます。予めご了承下さい。

発売元

取扱店

 **島津ジーエルシー**

株式会社島津ジーエルシー

東日本営業部

〒110-0016 東京都台東区台東2-7-1 安藤ビル3F

TEL 03-5812-3821 FAX 03-5812-3827

西日本営業部

〒530-0038 大阪市北区紅梅町6-20 倉橋ビル4F

TEL 06-6242-2620 FAX 06-6357-0760