


# SHINWA EXPRESS

*Application*

VOL. 236

## Molecular Sieve 5A を用いた水素、無機ガスの分析

Molecular Sieve 5Aを用いたアルゴンキャリアガスでの水素、無機ガスの分析例をご紹介します。

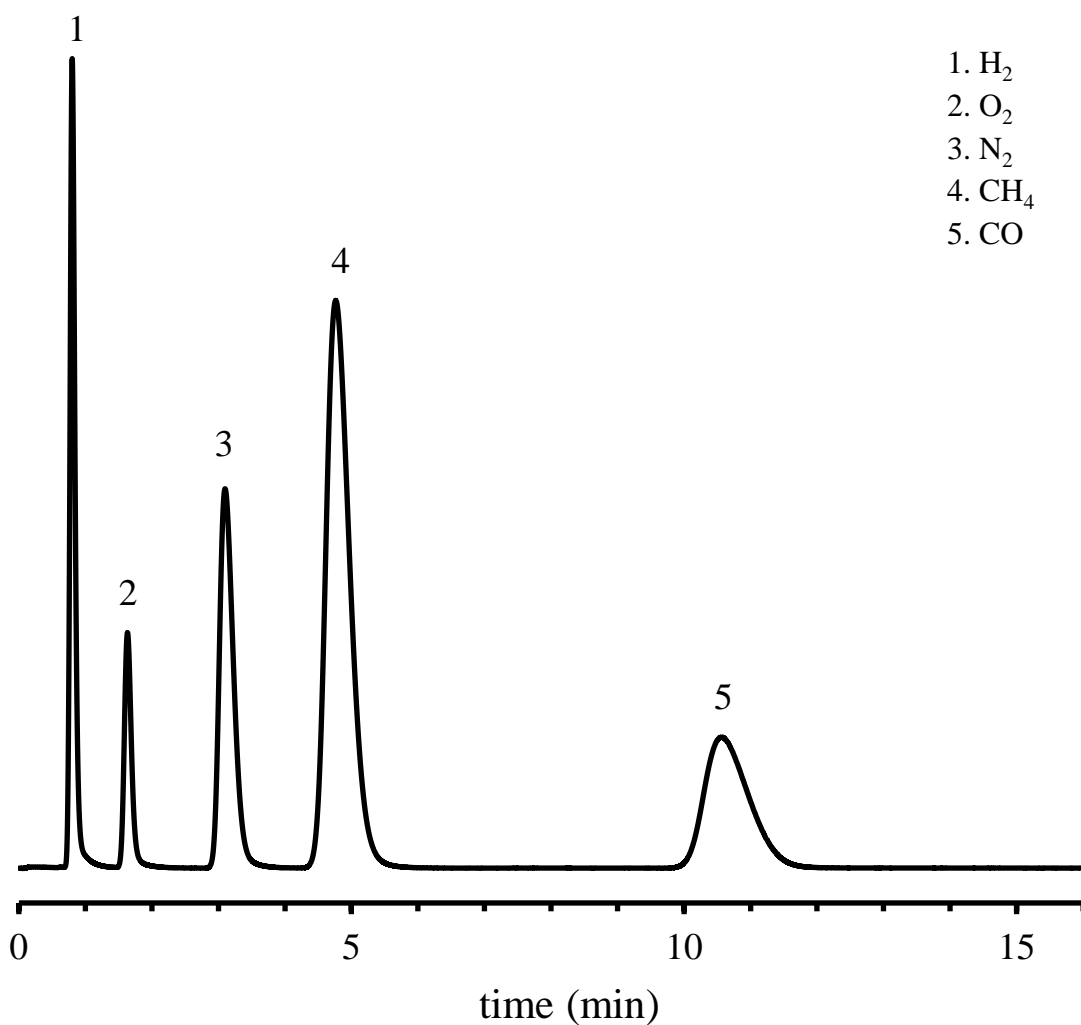

Column: Molecular Sieve 5A 60/80 mesh 2.0 m x 3.0 mm I.D. SUS

Detection: TCD 60°C

Column temp.: 60°C

Carrier gas: 30 mL/min Ar

Injection port temp.: 60°C

Sample vol.: 1.0 mL

**信和化工株式会社**

〒612-8307 京都市伏見区景勝町50番地2

TEL: 075-621-2360 FAX: 075-602-2660

E-mail: info@shinwa-cpc.co.jp

URL: <https://shinwa-cpc.co.jp/>