


SHINWA EXPRESS

Application

VOL. 238

Molecular Sieve 13X を用いた水素、無機ガスの分析

Molecular Sieve 13Xを用いたアルゴンキャリアガスでの水素、無機ガスの分析例をご紹介します。

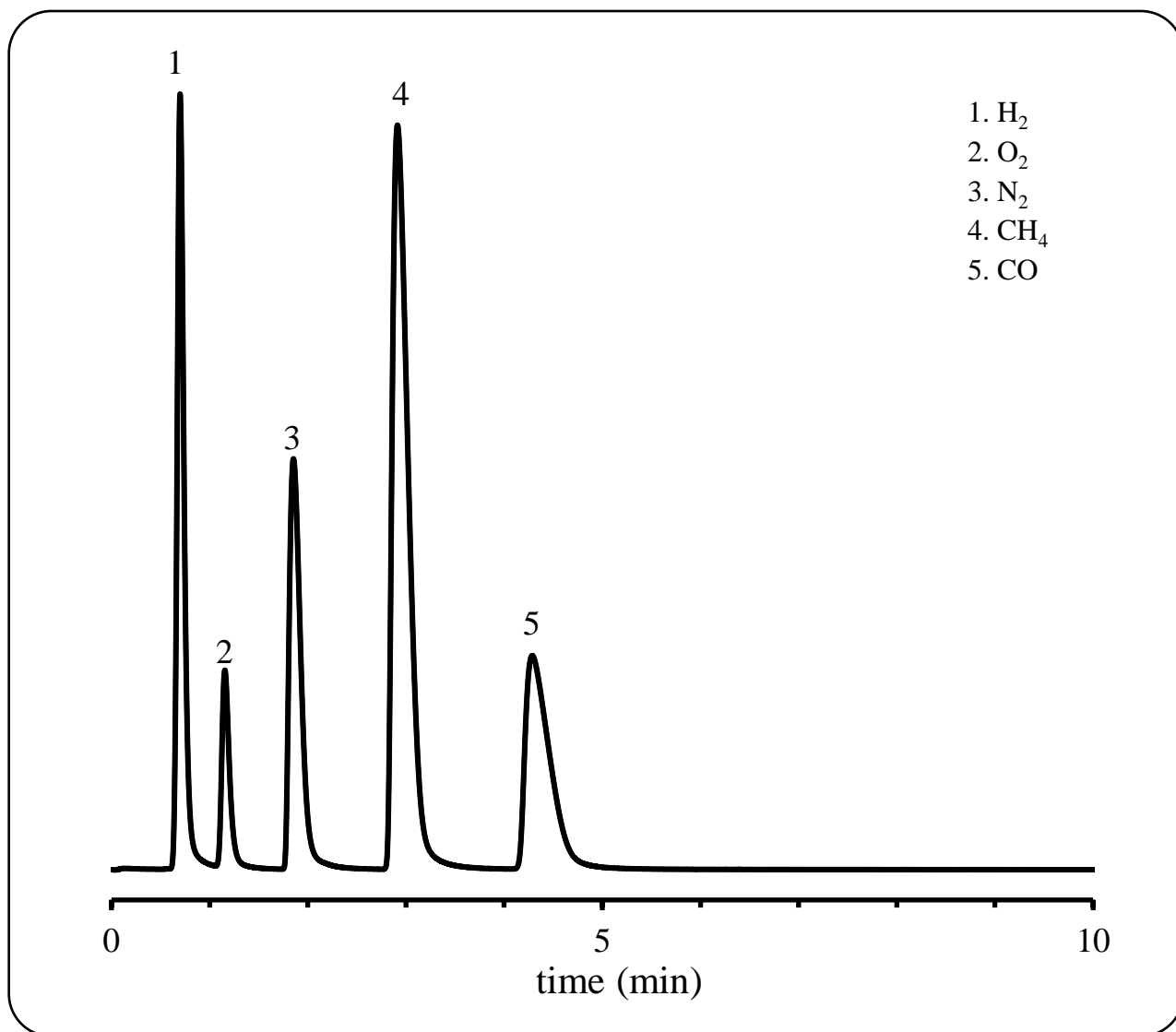

Column: Molecular Sieve 13X 60/80 mesh 2.0 m x 3.0 mm I.D. SUS
Column temp.: 60°C
Injection port temp.: 60°C

Detection: TCD 60°C
Carrier gas: 30 mL/min Ar
Sample vol.: 1.0 mL



信和化工株式会社

〒612-8307 京都市伏見区景勝町50番地2
TEL: 075-621-2360 FAX: 075-602-2660
E-mail: info@shinwa-cpc.co.jp
URL: <https://shinwa-cpc.co.jp/>