


SHINWA EXPRESS

Application

VOL. 242

ULTRON PS-80H を用いた第一級アルコールの分析

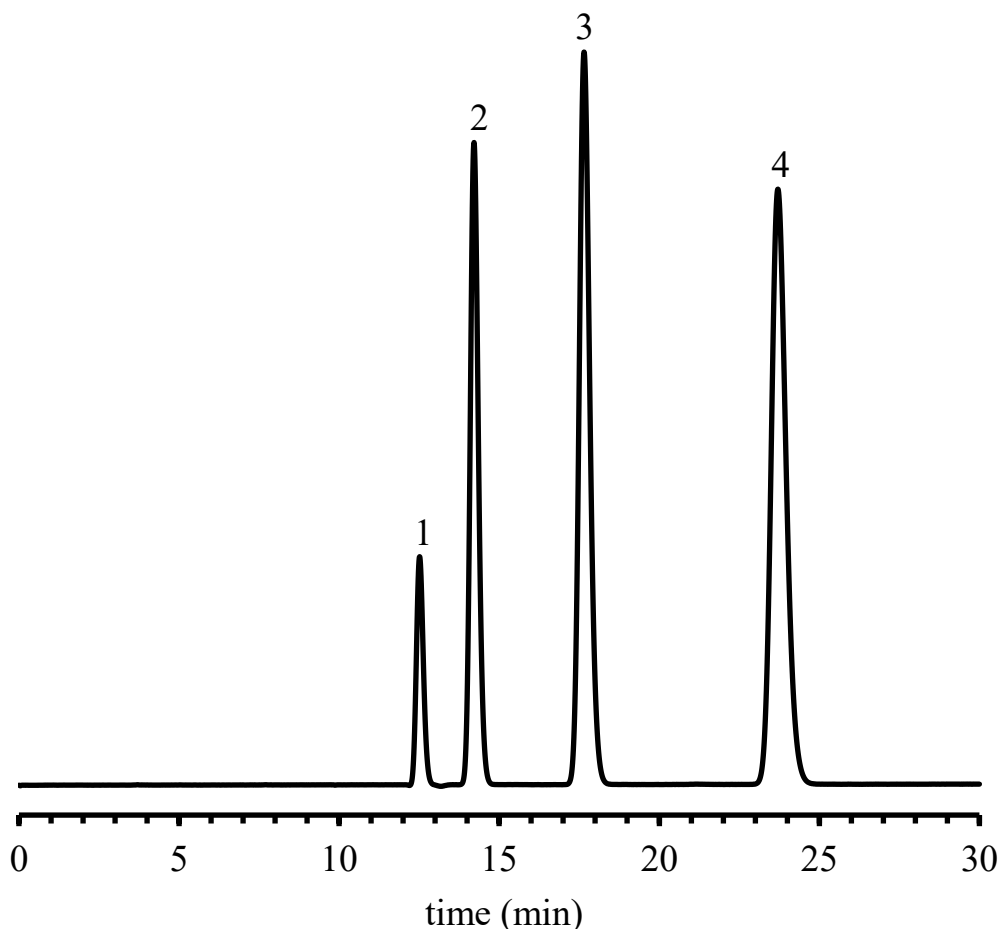

Column:	ULTRON PS-80H (10 μ m)	Sample:	1. Methanol (10 mg/mL)
Column size:	300 mmL x 8.0 mm I.D.		2. Ethanol (10 mg/mL)
Mobile phase:	H ₂ O		3. 1-Propanol (10 mg/mL)
Flow rate:	1.0 mL/min		4. 1-Butanol (10 mg/mL)
Column temp.:	60°C	Diluent:	mobile phase
Detection:	RI	Injection vol.:	6 μ L

● ULTRON PS-80Hの特長

1. スルホン酸型ポリスチレン系カチオン交換樹脂を充填したポリマー系の有機酸分析用HPLC充填カラムです。
2. 静電反発的相互作用を利用したカラムです。
3. 保持の再現性がよく、使いやすいカラムです。
4. 硬質ポリマー系充填剤を使用しているため耐久性があります。

■ Analytical column specifications ■

ULTRON PS-80H / PS-80N / PS-80C / PS-80P

Product name	Particle size (μm)	Column dimensions Length x I.D. (mm)
ULTRON PS-80H	10	300×8.0
		250×2.0
ULTRON PS-80H.G		50×8.0
ULTRON PS-80N		300×8.0
ULTRON PS-80N.L		500×8.0
ULTRON PS-80N.G		50×8.0
ULTRON PS-80C		300×8.0
ULTRON PS-80C.G		50×8.0
ULTRON PS-80P		300×8.0
ULTRON PS-80P.G		50×8.0



※ その他のカラムサイズに関しては、お問い合わせください。
分析に関するご相談も承ります。

仕様及び価格は予告なしに変更することがあります。予めご了承ください。