


SHINWA EXPRESS

Application

VOL. 243

Shimalite TPA を用いた遊離脂肪酸の分析

Shimalite TPAは含水試料を直接分析できるガスクロマトグラフィー用テレフタル酸担体です。今回は、Shimalite TPAを用いた水中の遊離脂肪酸の分析例をご紹介します。

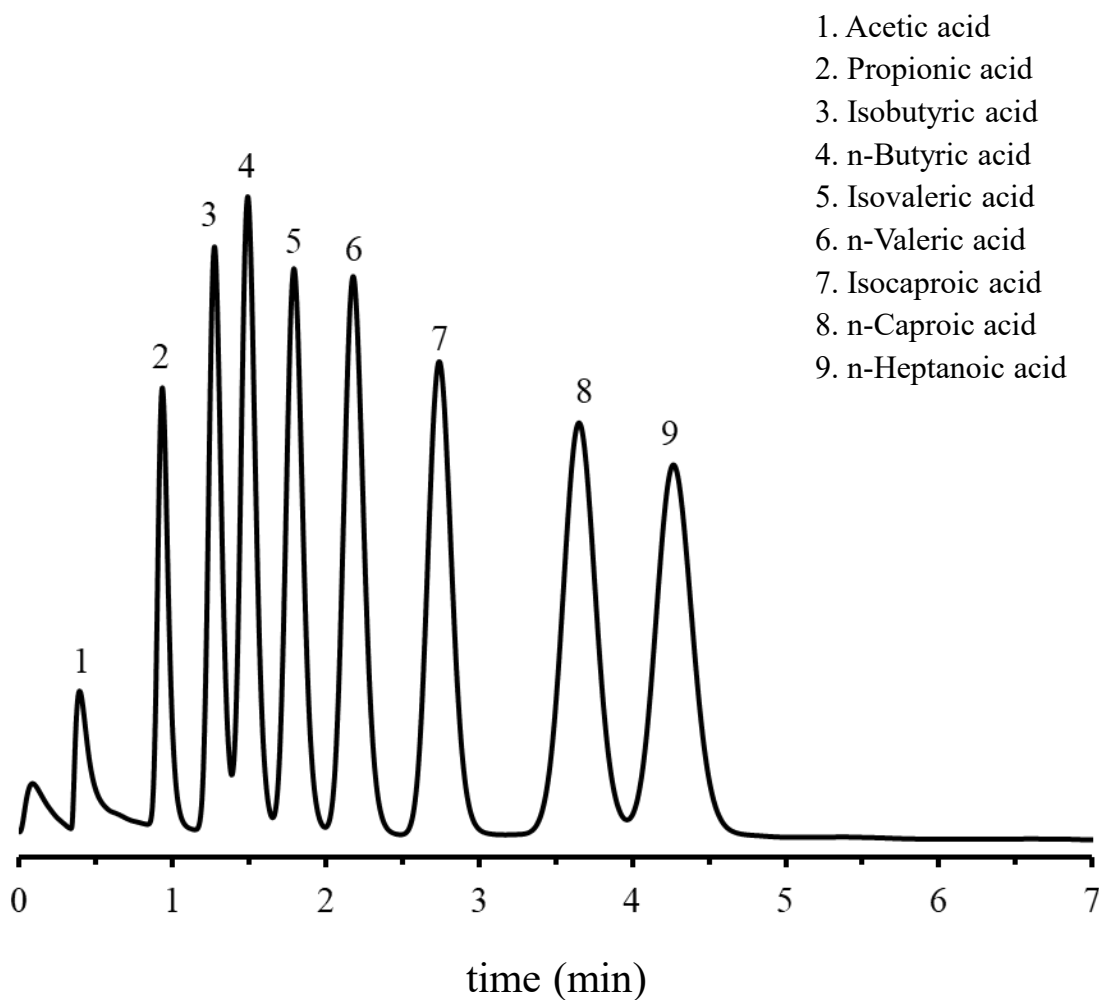

Column: 10% FAL-M Shimalite-TPA 60/80 mesh
2.0 m x 3.0 mm I.D. Glass
Column temp.: 160°C
Injection port temp.: 230°C

Detection: FID 230°C
Carrier gas: 50 mL/min N₂
Sample vol.: 1.0 µL

**信和化工株式会社**

〒612-8307 京都市伏見区景勝町50番地2
TEL: 075-621-2360 FAX: 075-602-2660
E-mail: info@shinwa-cpc.co.jp
URL: <https://shinwa-cpc.co.jp/>