


SHINWA EXPRESS

Application

VOL. 244

Sunpak-A を用いた有機溶剤の分析

Sunpak-A はエチルビニルベンゼン-ジビニルベンゼン共重合体ガスクロマトグラフィー用ポリマー系充填剤です。今回は、Sunpak-Aを用いた水中の有機溶剤の分析例をご紹介します。

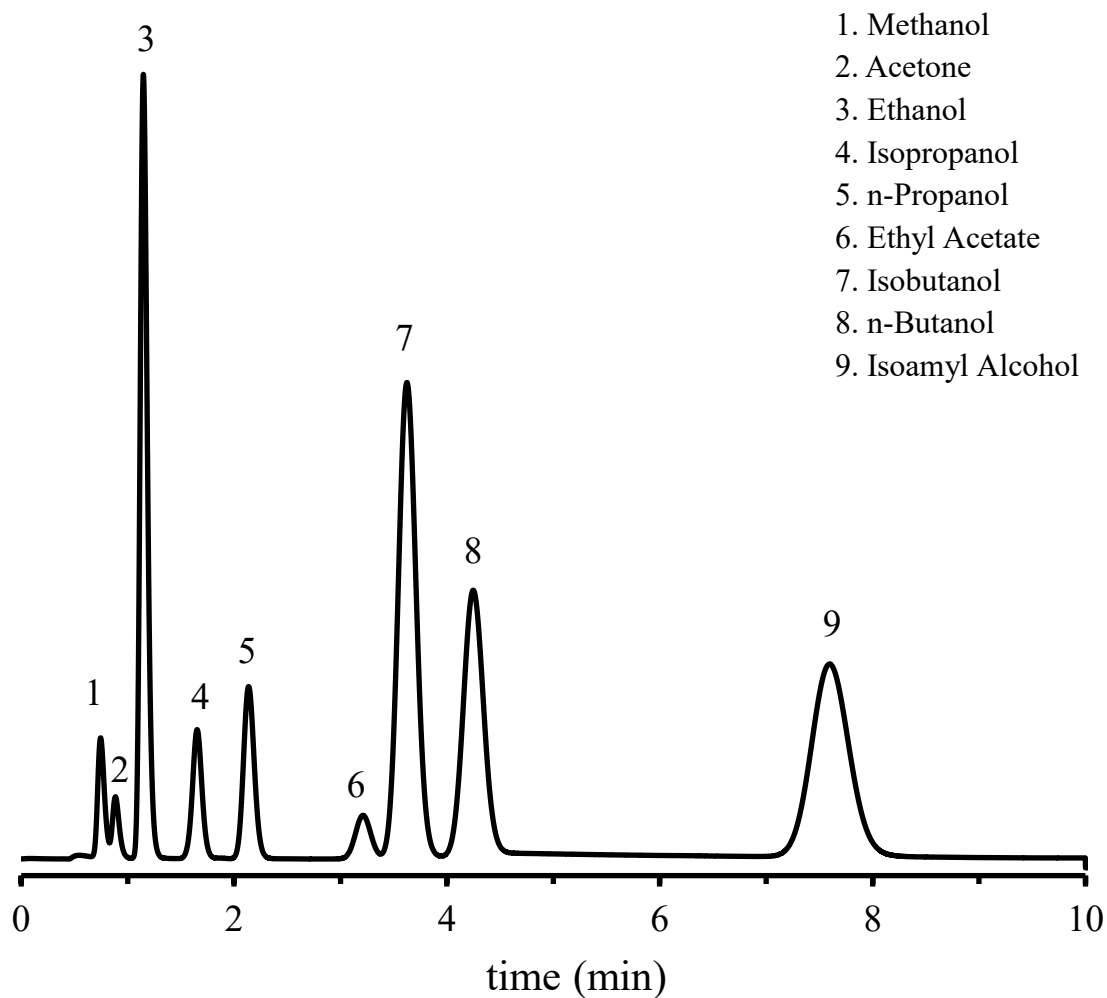

Column: 5% Thermon-1000 Sunpak-A 50/80 mesh
2.0 m x 3.0 mm I.D. Glass
Column temp.: 180°C
Injection port temp.: 250°C

Detection: FID 250°C
Carrier gas: 50 mL/min N₂
Sample vol.: 1.0 µL

**信和化工株式会社**

〒612-8307 京都市伏見区景勝町50番地2
TEL: 075-621-2360 FAX: 075-602-2660
E-mail: info@shinwa-cpc.co.jp
URL: <https://shinwa-cpc.co.jp/>