

SHINWA EXPRESS *Information*

2017
J u n e
VOL. A16

ジアセチル誘導体化キット

Shinwa DS-DA (Diacetyl)


NEW

ガスクロマトグラフィーで、酒類や飲料水中のジアセチル濃度を測定するために誘導体化を効率的に行うキットです。加熱器具を必要とせず、安全に短時間で誘導体化ができます。

特 長

1. 水溶液中で誘導体化処理ができますので、試料を乾燥する必要がありません。
2. 処理時間は5～10分です。
3. 特殊な器具を用いず、加熱を必要としません。
4. FID検出器で50 ppb のジアセチルが定量可能です。

ガスクロマトグラフィー（検出器：FID）による日本酒の分析

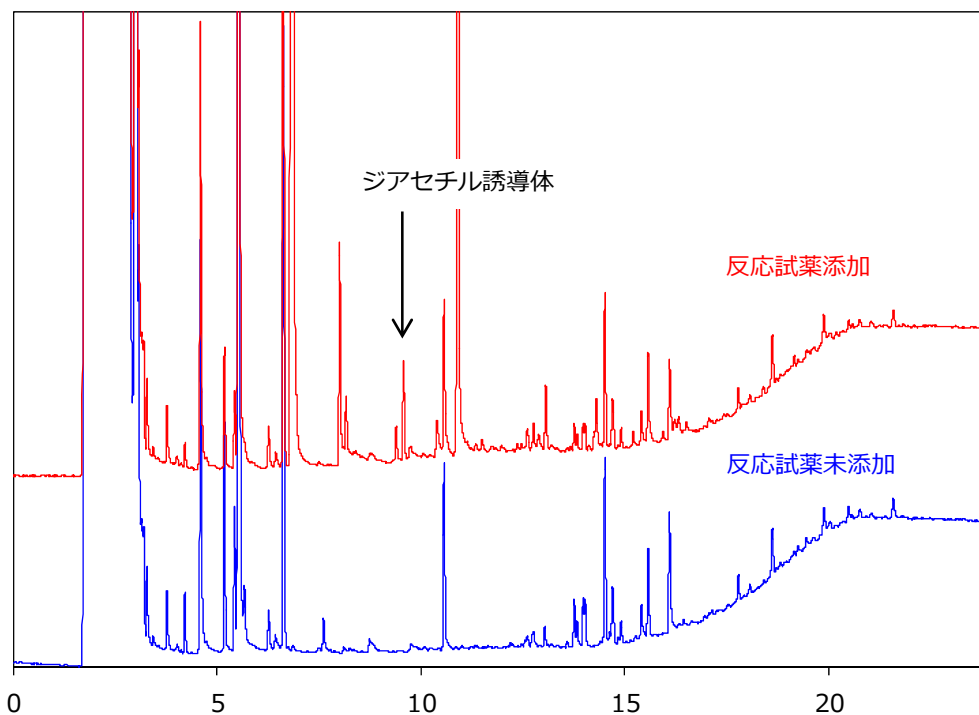

Column: ULBON HR-52 25 m x 0.25 mm I.D. $df=0.25\ \mu\text{m}$
 Column temp.: 100°C (2 min hold) ~ 270°C Program rate 10°C/min
 Injection port temp.: 200°C (Split ratio: 5 : 1)
 Detector: FID 280°C

Carrier gas : 30 cm/sec. He
 Sample volume: 2.0 μL



信和化工株式会社

〒612-8307 京都市伏見区景勝町50番地2
 TEL: 075-621-2360 FAX: 075-602-2660
 E-mail : info@shinwa-cpc.co.jp
 URL : http://shinwa-cpc.co.jp/

Shinwa DS-DA (Diacetyl) 処理方法

試料 10 mL 錠剤が溶けるまで Reagent C 8 mL 転倒・混釈 上層をGC分析
 Reagent A 100 μL 約1分間静置 Reagent D 1 mL 2分間

- ・ 試料によって錠剤の溶解に時間がかかる場合があります。
- ・ 錠剤は完全に溶解しない場合があります。

推奨試薬量

- ・ Reagent A (内部標準液) 100 μL
- ・ Reagent B (反応試薬) 1 tab
- ・ Reagent C (洗浄液) 8 mL
- ・ Reagent D (抽出液) 1 mL

上記条件で、10 mLの試料を処理できます。

Shinwa DS-DA (Diacetyl) キット内容

キット内容	内容量	数量	法規制
Reagent A (内部標準液)	6 mL	1	危険物第4類 アルコール類 危険等級Ⅱ 水溶性液体
Reagent B (反応試薬) 冷蔵品	50 tabs	1	非該当
Reagent C (洗浄液)	450 mL	1	非該当
Reagent D (抽出液)	60 mL	1	危険物第4類 第一石油類 危険等級Ⅱ 非水溶性液体

ご用意して頂く器具類

- ・ 密栓付容器 (例: 密栓付ガラス試験管 20 mL)
- ・ ピペット類
- ・ GC分析用バイアル瓶

価 格

製品名	数量	標準価格 (税別)
Shinwa DS-DA (Diacetyl)	50回分	25,000円



仕様は予告なしに変更をさせていただくことがございます。予めご了承ください。